


Cole-Parmer®

ST-100 Series

Mini Stirrer

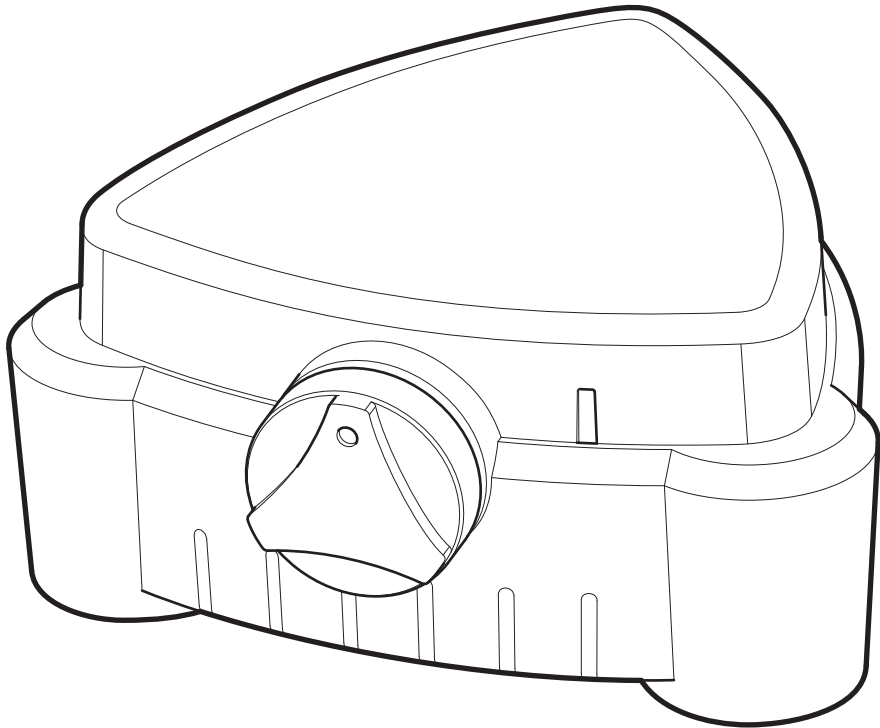

Instruction Manual

M8174-CPB Version 1.2

Cole-Parmer®
essentials

Mini Stirrer

ST-100

Instructions for use

Introduction

Thank you for purchasing this piece of Cole-Parmer equipment. To get the best performance from the equipment and for your own safety, please read these instructions carefully before use. Before discarding the packaging check that all parts are present and correct.

This equipment is designed to operate under the following conditions:

- ❖ For indoor use only
- ❖ Use in a well ventilated area
- ❖ Ambient temperature range +5°C to +40°C
- ❖ Altitude to 2000m
- ❖ Relative humidity not exceeding 80% for temperatures up to 31°C decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C
- ❖ Mains supply fluctuation not exceeding 10%
- ❖ Over-voltage category II IEC60364-4-443
- ❖ Pollution degree 2

If the equipment is not used in the manner described in this manual and with accessories other than those recommended by Cole-Parmer, the protection provided may be impaired.

Electrical Installation



THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED

Before connection please ensure that the line supply corresponds to that shown on the rating plate.

Model	Supply requirements	Power
ST-100	100-230V-AC, 50/60Hz	6W

All models are supplied with a mains supply lead fitted with a 12 Volt plug for connection to the unit.

NOTE: Refer to the equipment's rating plate to ensure that the plug and fusing are suitable for the voltage and wattage stated.

IF IN DOUBT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN

Safety Advice Before Use

- ❖ The unit is not spark, flame or explosion proof and has not been designed for use in hazardous areas in terms of BSEN 60079-14:1997. Keep flammable, low flash point substances away from the apparatus.
- ❖ This equipment will generate magnetic fields. Keep all magnetic data devices (e.g. credit cards) away from the stirrer unit. The effects of the magnetic field have to be taken into account with respect to cardiac pacemakers etc.
- ❖ **DO NOT** immerse in water or fluids.
- ❖ Avoid surface contact with aggressive media.

General Description


The Mini Stirrer is designed for stirring fluids in a flat bottomed glass vessel using a magnetic stir bar. It is available in three fascia designs: SM5/ Cole-Parmer, SM5/SWIRL and SM5/BIBBY. It can stir up to 1 litre of fluid in the range 350 to 2000rpm.

Installation


Locate the MiniStirrer on a solid work surface with 300mm clearance from other equipment. Ensure the power disconnect device is accessible.

Operation


1. Rotate the control knob **anti-clockwise** to the fully off position.

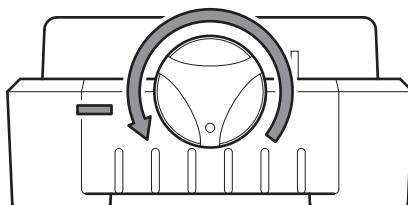


2. Insert the power supply 12 Volt plug into the base socket of the MiniStirrer.

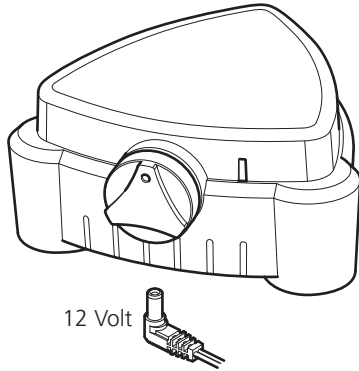


3. Select the correct plug attachment and attach to the power supply unit as shown below. Plug the power supply plug into the mains supply socket.

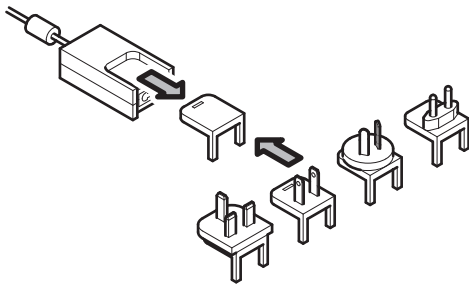

4. Place a loaded beaker containing a magnetic stir bar on the MiniStirrer platform.

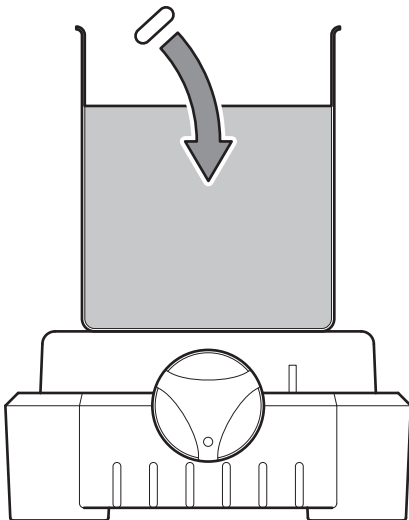

5. Rotate the control knob **clockwise** to adjust the stirrer speed between 350-2000rpm.

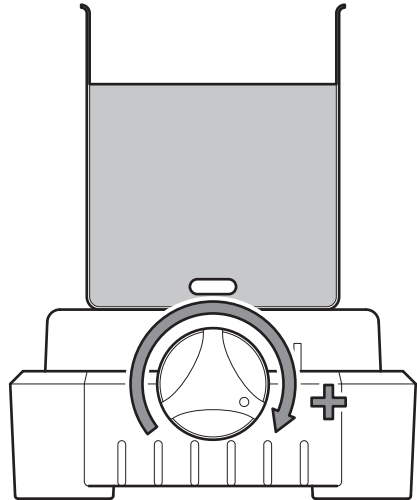

Maintenance & Servicing

The Mini Stirrer **is not** serviceable. Routine maintenance should include inspection of the power supply unit cord and stirrer base for damage. Periodically clean the instrument using a dry cloth.

For any technical enquiries regarding this product, please contact the Technical Support Department:
Email: cptechsupport@antylia.com
Tel: +44 (0)1785 810433

Technical Specification

	ST-100 MiniStirrer	
Mains supply power	100-230V-AC, 50/60Hz	
Input power via PSU	12V DC @ 300mA	
Maximum stir capacity	1 Litre	
Stir speed range	350-2000rpm	
Weight	500g	
Dimensions (L x W x H)	143 x 143 x 66mm	

Mini Stirrer

ST-100

Instructions d'utilisation

Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cet équipement Cole-Parmer. Pour votre sécurité et pour profiter au mieux des performances de cet équipement, lisez attentivement ces instructions avant toute utilisation. Avant de jeter l'emballage, vérifiez que tous les éléments sont présents et en bon état.

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans les conditions suivantes :

- ❖ Utilisation à l'intérieur uniquement
- ❖ Utilisation dans un lieu correctement aéré
- ❖ Température ambiante de +5°C à +40°C
- ❖ Altitude maximale de 2000m
- ❖ Taux d'humidité relative n'excédant pas 80% pour des températures jusqu'à 31°C, avec une diminution linéaire jusqu'à 50% à 40°C
- ❖ Fluctuations de l'alimentation secteur n'excédant pas 10%
- ❖ Surtension de catégorie II IEC60364-4-443
- ❖ Degré de pollution 2

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux consignes détaillées dans ce manuel ou avec des accessoires différents de ceux recommandés par Cole-Parmer, la protection fournie risque d'être inefficace.

Installation électrique



CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE

Avant toute connexion, vérifiez que l'alimentation secteur correspond aux caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique.

Modèle	Spécifications d'alimentation	Puissance
--------	-------------------------------	-----------

ST-100	100-230 V-AC, 50/60Hz	6W
--------	-----------------------	----

Tous les modèles sont fournis avec deux cordons d'alimentation équipés d'une fiche de 12 Volts à brancher à l'unité.

REMARQUE : Reportez-vous à la plaque signalétique de l'appareil afin de vous assurer que la fiche et les fusibles sont adaptés à la tension et à la puissance mentionnées.

EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

Consignes de sécurité

- ❖ L'unité ne fournit aucune protection contre les étincelles, flammes ou explosions et n'a pas été conçue pour une utilisation dans des zones dangereuses, conformément aux normes BSEN 60079-14:1997. Tenez l'appareil à l'écart de substances inflammables et avec un faible point d'éclair.
- ❖ Cet équipement génère des champs magnétiques. Tenez l'agitateur à l'écart de supports de données magnétiques (par exemple des cartes de paiement). Les effets du champ magnétique sont à prendre en compte en ce qui concerne les stimulateurs cardiaques, etc.
- ❖ Ne trempez jamais l'unité dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- ❖ Évitez le contact de la surface avec des produits agressifs.

Description générale


Le MiniStirrer est conçu pour remuer des liquides dans une cuve en verre à fond plat à l'aide d'une tige magnétique. Il est disponible dans les trois conceptions suivantes : SM5/Cole-Parmer, SM5/SWIRL et SM5/BIBBY. Il permet de remuer jusqu'à 1 litre de liquide pour une plage de 350 à 2000 tr/min.

Installation


Placez le MiniStirrer sur une surface de travail robuste, en le maintenant à un écart de 300mm de tout autre équipement. Assurez-vous que l'unité de déconnexion de l'alimentation est accessible.

Utilisation

1. Tournez le bouton de **commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** pour le mettre en position OFF.

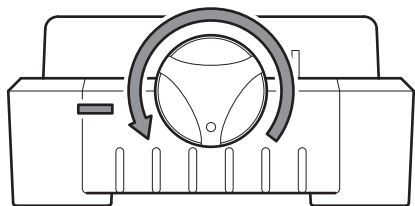


2. Insérez la fiche d'alimentation de 12 Volts dans la prise de base du MiniStirrer.

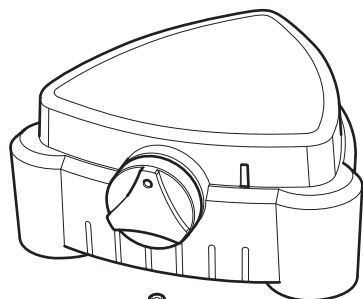


12 Volt


3. Sélectionnez la fiche appropriée et branchez-la à l'unité d'alimentation, tel qu'illustré ci-après. Branchez la fiche d'alimentation à la prise d'alimentation.

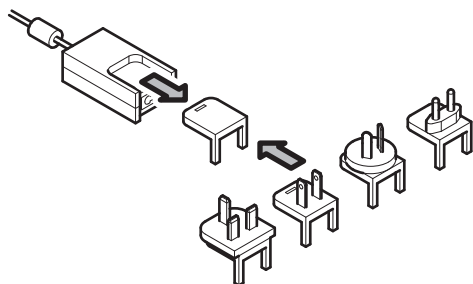

4. Placez un gobelet rempli contenant une tige magnétique sur la plateforme MiniStirrer.

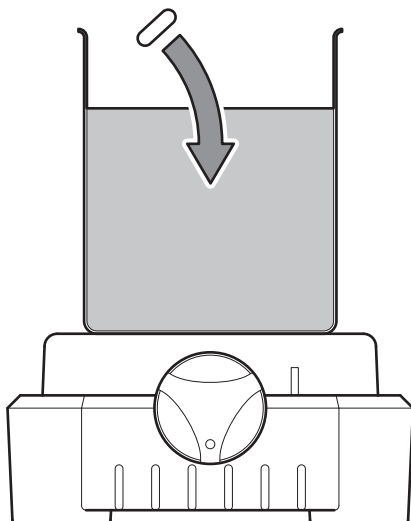

5. Tournez le bouton de **commande dans le sens des aiguilles d'une montre** pour régler la vitesse d'agitation entre 350 et 2000 tr/min.

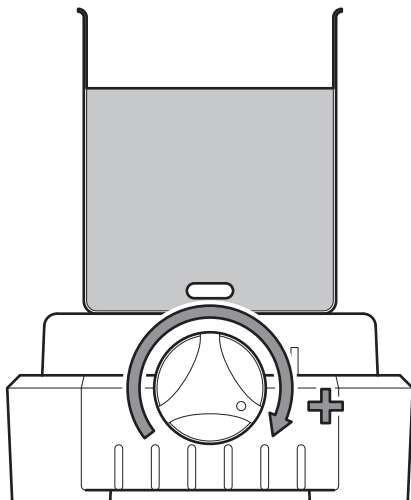

Maintenance et entretien

Le MiniStirrer **n'est pas** réparable. Les tâches de maintenance de routine doivent inclure l'inspection du cordon d'alimentation de l'unité et de la base de l'agitateur. Nettoyez périodiquement l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.

Pour toute autre question technique concernant ce produit, contactez le service d'assistance technique :
Email: cptechsupport@antylia.com
Tel: +44 (0)1785 810433

Caractéristiques techniques

ST-100 MiniStirrer	
Alimentation électrique	100-230 V-AC, 50/60Hz
Puissance d'entrée via le bloc d'alimentation	12 V DC à 300mA
Capacité maximale de l'agitateur	1 litre
Plage de vitesses de rotation de l'agitateur	350 à 2000 tr/min
Poids	500g
Dimensions (l x p x h)	143 x 143 x 66mm

Italiano

Miniagitatore

ST-100

Istruzioni per l'uso

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo apparecchio Cole-Parmer. Per ottenere le migliori prestazioni dall'apparecchio e per operare in completa sicurezza, leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Prima di gettare via la confezione, controllare che tutti i componenti siano presenti e integri.

Condizioni di esercizio previste:

- ❖ Solo per uso in ambienti al chiuso
- ❖ Utilizzare in ambienti ben ventilati
- ❖ Intervallo di temperatura ambiente da +5°C a +40°C
- ❖ Altitudine fino a 2.000m
- ❖ Umidità relativa non superiore all'80% per temperature fino a 31°C, con diminuzione lineare fino al 50% a 40°C
- ❖ Fluttuazioni dell'alimentazione di rete non superiori al 10%
- ❖ Categoria di sovratensione II IEC60364-4-443
- ❖ Grado di inquinamento 2

L'uso per scopi diversi da quelli indicati sul manuale e l'impiego di accessori differenti da quelli raccomandati da Cole-Parmer possono compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Impianto elettrico



L'APPARECCHIO DEVE ESSERE DOTATO DI COLLEGAMENTO A TERRA

Prima di collegare l'apparecchio, controllare che l'alimentazione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dei dati nominali.

Modello	Alimentazione	Potenza
ST-100	100-230 Vca, 50/60 Hz	6W

Tutti i modelli vengono forniti con un cavo di alimentazione provvisto di spina da 12 Volt per il collegamento all'unità.

NOTA: controllare che la spina e i fusibili siano adatti alla tensione e alla potenza indicate consultando la targhetta dei dati nominali dell'apparecchio.

IN CASO DI DUBBIO CONTATTARE UN ELETTRICISTA

Norme di sicurezza da osservare prima dell'uso

- ❖ L'unità non è a prova di scintille, fiamme o esplosioni e non è progettata per l'utilizzo in aree pericolose secondo EN 60079-14:1997. Tenere le sostanze infiammabili e con punto di infiammabilità basso lontane dall'apparecchio.
- ❖ Lo strumento genera campi magnetici. Tenere tutti i dispositivi magnetici (ad es. le carte di credito) lontani dall'agitatore. Tenere conto degli effetti dei campi magnetici su dispositivi come i pacemaker cardiaci.
- ❖ **NON** immergere l'unità in acqua o altri fluidi.
- ❖ Evitare il contatto della superficie con supporti aggressivi.

Descrizione generale


Il miniagitatore è studiato per l'agitazione di fluidi in recipienti di vetro con fondo piatto tramite un'ancoretta magnetica. È disponibile in tre modelli: SM5/Cole-Parmer, SM5/SWIRL e SM5/BIBBY. Può agitare fino a 1 litro di fluido nell'intervallo compreso tra 350 e 2.000 giri/min.

Installazione


Posizionare il miniagitatore su una superficie di lavoro solida a una distanza minima di 300 mm da altre apparecchiature. Accertarsi che il dispositivo di isolamento dell'alimentazione sia accessibile.

Funzionamento

1. Ruotare la manopola di comando **in senso antiorario** in posizione off.

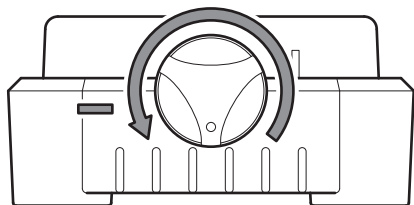


2. Inserire la spina di alimentazione da 12 Volt nella presa del miniagitatore.

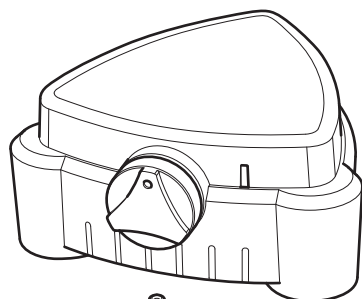


12 Volt




3. Selezionare il corretto attacco e inserire l'alimentatore come illustrato. Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.

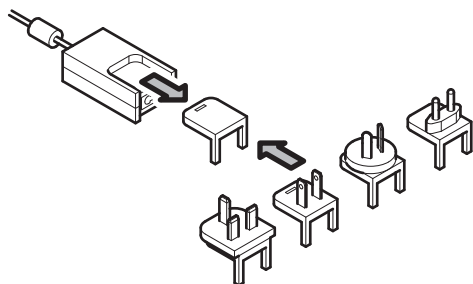

4. Posizionare un beaker caricato contenente un'ancoretta magnetica sulla piattaforma del miniagitatore.

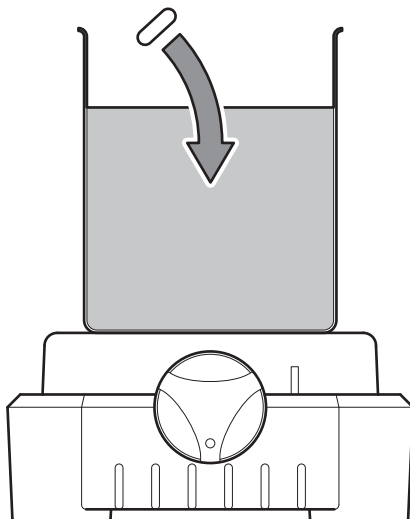

5. Ruotare la manopola di comando **in senso orario** per regolare la velocità dell'agitatore a una velocità compresa tra 300 e 2.000 giri/min.

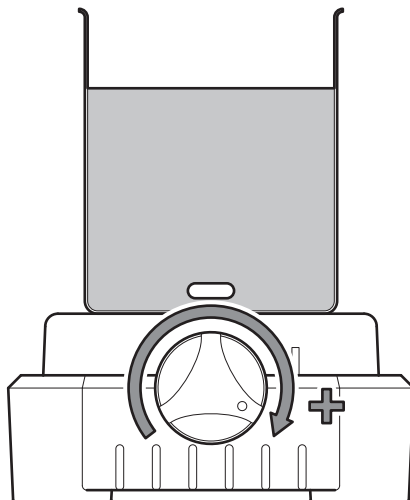

Manutenzione e riparazioni

Non è possibile eseguire interventi di riparazione sul miniagitatore. La manutenzione di routine prevede l'ispezione del cavo di alimentazione e della base dell'agitatore per individuare eventuali danneggiamenti. Pulire periodicamente lo strumento utilizzando un panno pulito.

Per eventuali richieste di carattere tecnico relative al prodotto contattare il Servizio di assistenza tecnica:

Email: cptechsupport@antylia.com

Tel: +44 (0)1785 810433

Dati tecnici

Miniagitatore ST-100

Alimentazione di rete	100-230 Vca 50/60Hz
Alimentatore	12 Vcc a 300 mA
Capacità massima	1 litro
Velocità di agitazione	350-2.000 giri/min
Peso	500g
Dimensioni (l x p x a)	143 x 143 x 66mm

Miniagitador

ST-100

Instrucciones de funcionamiento

Introducción

Gracias por adquirir este equipo de Cole-Parmer. Para obtener el máximo rendimiento del equipo y para su propia seguridad, lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizarlo. Antes de desechar el embalaje, compruebe que no falte ninguna pieza y que todas estén en buen estado.

Este equipo se ha diseñado para funcionar en las condiciones siguientes:

- ❖ Sólo para uso en interior
- ❖ Se debe utilizar en un área bien ventilada
- ❖ Rango de temperatura ambiente: de +5°C a + 40°C
- ❖ Altitud: hasta 2.000m
- ❖ Humedad relativa no superior al 80% para temperaturas de hasta 31°C y disminuyendo linealmente hasta una humedad relativa del 50% a 40°C
- ❖ Fluctuación de la alimentación eléctrica no superior al 10%
- ❖ Categoría de sobretensión II según la norma IEC60364-4-443
- ❖ Grado de contaminación: 2

Si el equipo no se utiliza tal como se describe en este manual y se emplean accesorios distintos a los recomendados por Cole-Parmer, la protección ofrecida puede verse afectada.

Instalación eléctrica



ESTE INSTRUMENTO DEBE SER CONECTADO A TIERRA

Antes de la conexión asegúrese de que la alimentación de línea corresponde a la que se muestra en la placa de características.

Modelo	Requisitos de alimentación	Potencia
ST-100	100-230V CA, 50/60Hz	6W

Todos los modelos se suministran con un cable de alimentación de red provisto de un enchufe de 12V para la conexión a la unidad.

NOTA: Consulte la placa de características del equipo para asegurarse de que el enchufe y el fusible sean los adecuados para la tensión y potencia indicadas

SI TIENE DUDAS AL RESPECTO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.

Aviso de seguridad antes del uso

- ❖ La unidad no es a prueba de chispas, ni antiinflamable ni a prueba de explosiones y no se ha diseñado para entornos peligrosos de acuerdo con la norma BSEN 60079-14:1997. Mantenga las sustancias inflamables con bajo punto de inflamabilidad lejos del aparato.
- ❖ Este equipo generará campos magnéticos. Mantenga todos los dispositivos de datos magnéticos (tarjetas de crédito, p. ej.) lejos de la unidad agitadora. Deben tenerse en cuenta los efectos del campo magnético con respecto a los marcapasos cardíacos, etc.
- ❖ **NO** sumergir en agua ni fluidos.
- ❖ Evite el contacto superficial con medios agresivos.

Descripción general


El Miniagitador ha sido diseñado para agitar fluidos en un recipiente de cristal de fondo plano mediante una barra agitadora magnética. Está disponible en tres diseños de carcasa: SM5/ Cole-Parmer, SM5/SWIRL y SM5/BIBBY. Puede agitar hasta 1 litro de fluido entre 350 y 2.000 rpm.

Instalación


Coloque el Miniagitador en una superficie de trabajo sólida con 300 mm de espacio libre de otros equipos. Asegúrese de que el dispositivo de desconexión de la alimentación está accesible.

Funcionamiento

1. Gire el botón de control en sentido **antihorario** hasta la posición de apagado completo.

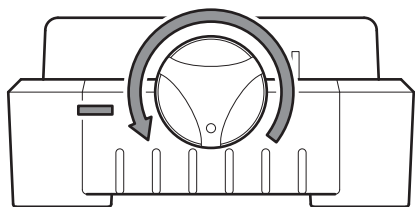


2. Introduzca el enchufe de alimentación eléctrica de 12 V en la toma del Miniagitador.

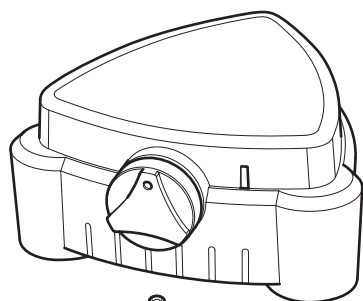


12 Volt




3. Seleccione el accesorio de enchufe correcto y conéctelo a la unidad de alimentación eléctrica tal y como se muestra a continuación. Conecte el enchufe de alimentación eléctrica a la toma de alimentación de red.

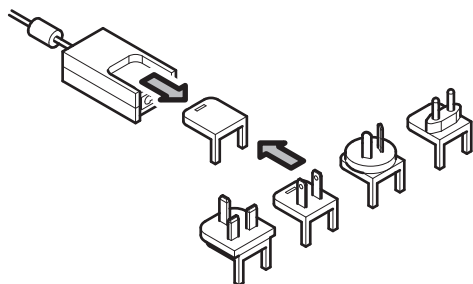

4. Coloque en la plataforma del Miniagitador un vaso de precipitados lleno y que contenga una barra agitadora magnética.

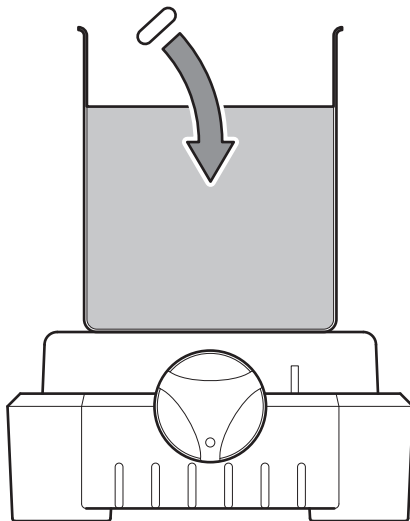

5. Gire el botón de control en sentido **horario** para ajustar la velocidad de agitación entre 350 y 2.000 rpm.

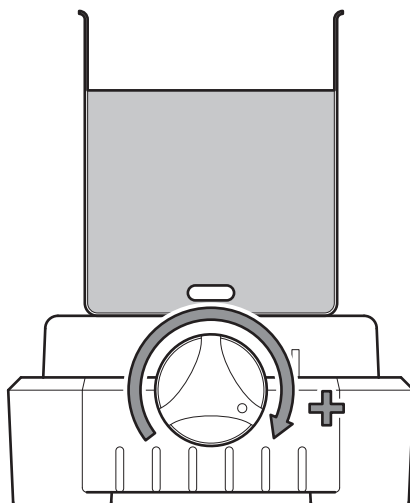

Mantenimiento y servicio

No hay servicio disponible para el Miniagitador. El mantenimiento rutinario debe incluir la inspección del cable de la unidad de alimentación eléctrica y de la base del agitador para descartar posibles daños. Limpie periódicamente el instrumento con un paño seco.

Para realizar cualquier consulta técnica sobre este producto, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica:
Correo electrónico: cptechsupport@antylia.com
Tel: +44 (0)1785 810433

Especificaciones técnicas

Miniagitador ST-100

Potencia de alimentación de red	100-230 V CA 50/60 Hz
Potencia de entrada mediante unidad de suministro de potencia	12 V CC a 300 mA
Capacidad de agitación máxima	1 litro
Rango de velocidades de agitación	350-2000 rpm
Peso	500 g
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	143 x 143 x 66 mm

Mini-Rührer

ST-100

Bedienungsanweisung

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Cole-Parmer-Gerät entschieden haben. Lesen Sie bitte vor Verwendung des Geräts gründlich diese Gebrauchsanweisung, um das Potenzial des Geräts optimal nutzen zu können und Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. Überprüfen Sie bitte vor dem Entsorgen der Verpackung, dass alle Teile vorhanden und in ordnungsgemäßen Zustand sind.

Dieses Gerät ist für den Betrieb unter folgenden Bedingungen ausgelegt:

- ❖ Nur für den Betrieb in Innenräumen
- ❖ Betrieb in gut belüfteten Räumen
- ❖ Umgebungstemperatur +5 °C bis +40 °C
- ❖ Höhenlagen bis 2000 m
- ❖ Relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % für Temperaturen bis zu 31 °C, linear abnehmend bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % bei 40 °C
- ❖ Schwankungen in der Stromversorgung maximal 10 %
- ❖ Überspannungskategorie II IEC60364-4-443
- ❖ Verschmutzungsgrad 2

Das Gerät darf nur in der hier beschriebenen Weise und mit Zubehör betrieben werden, das von Cole-Parmer empfohlen wurde; andernfalls kann der gewährte Schutz beeinträchtigt werden.

Elektrische Installation



**DIESES GERÄT MUSS GEERDET
WERDEN.**

**Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss,
dass die Netzspannung den Angaben auf
dem Geräteschild entspricht.**

Modell	Erforderliche Spannungsversorgung	Leistung
--------	--------------------------------------	----------

ST-100	100-230 VAC, 50/60 Hz	6W
--------	-----------------------	----

Alle Modelle verfügen über ein Netzkabel mit 12-Volt-Stecker zur Verbindung des Geräts.

HINWEIS: Prüfen Sie anhand des Geräteschildes, dass Stecker und Sicherungen für die angegebene Spannungs- und Stromstärke geeignet sind.

**BEI ZWEIFELN WENDEN SIE SICH AN EINEN
QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER**

Sicherheitshinweise

- ❖ Das Gerät ist nicht gegen Funken, Feuer oder Explosionen abgesichert und wurde nicht für die Verwendung in gefährlichen Umgebungen gemäß BSEN 60079-14:1997 entwickelt. Halten Sie entzündliche Substanzen mit niedrigem Flammpunkt vom Gerät fern.
- ❖ Dieses Gerät erzeugt Magnetfelder. Halten Sie sämtliche magnetischen Datenträger (z. B. Kreditkarten) vom Rührwerk fern. Die Auswirkungen des Magnetfelds müssen im Hinblick auf Herzschrittmacher usw. beachtet werden.
- ❖ Tauchen Sie das Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ❖ Vermeiden Sie Oberflächenkontakt mit aggressiven Substanzen.

Allgemeine Beschreibung


Der Mini-Rührer eignet sich zum Rühren von Flüssigkeiten in einem Glasbehälter mit flachem Boden mithilfe eines magnetischen Rührstabs. Es sind drei Bauweisen erhältlich: SM5/Cole-Parmer, SM5/SWIRL und SM5/BIBBY. Das Gerät kann bis zu einen Liter Flüssigkeit mit einer Geschwindigkeit von 350 bis 2.000 U/Min rühren.

Aufbau


Platzieren Sie den Mini-Rührer auf einer stabilen Arbeitsoberfläche und halten Sie dabei einen Abstand von 300 mm zu anderen Geräten ein. Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr abgeschaltet werden kann.

Bedienung


1. Drehen Sie den Regler **gegen den Uhrzeigersinn** bis zur vollständigen Aus-Position.

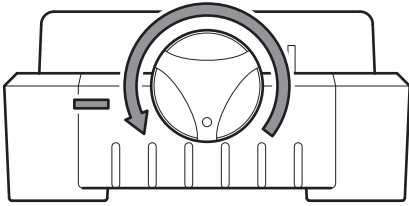


2. Stecken Sie den 12-Volt-Stecker für die Stromversorgung in die Buchse am Mini-Rührer ein.

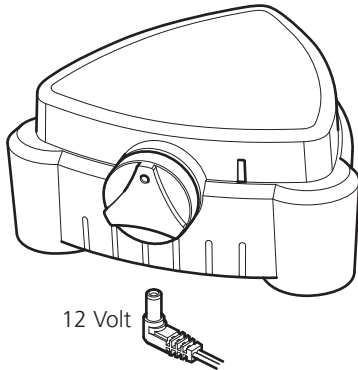


3. Wählen Sie den richtigen Steckeraufsatz aus und stellen Sie wie unten gezeigt eine Verbindung zum Netzteil her. Stecken Sie den Stecker für die Stromversorgung in die Steckdose ein.

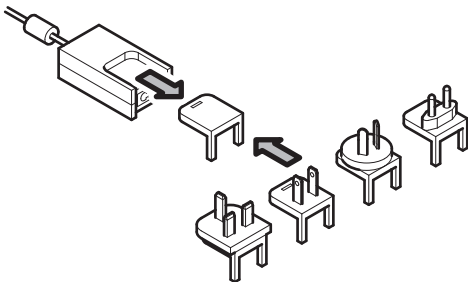

4. Stellen Sie einen befüllten Becher mit einem magnetischen Rührstab auf die Plattform des Mini-Rührers.

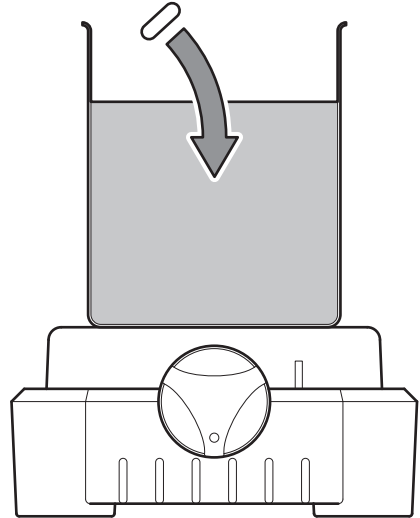

5. Drehen Sie den Regler **im Uhrzeigersinn**, um die Rührgeschwindigkeit zwischen 350 und 2.000 U/Min zu einstellen.

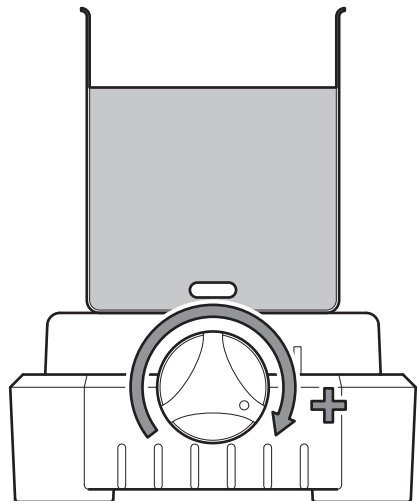

Wartung und Reparatur

Der Mini-Rührer **kann nicht** repariert werden.
Das Kabel am Netzteil und die Rührerbasis sollten
routinemäßig auf Schäden geprüft werden.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem
trockenen Tuch.

Technische Anfragen zu diesem Produkt richten
Sie bitte an die technische Support-Abteilung:
Email: cptechnsupport@antylia.com
Tel: +44 (0)1785 810433

Technische Daten

ST-100 Mini-Rührer

Stromversorgung	100-230 VAC, 50/60Hz
Eingangsleistung über Netzteil	12 V DC bei 300 mA
Maximale Rührkapazität	1 Liter
Rührgeschwindigkeit	350–2.000 U/Min
Gewicht	500 g
Abmessungen (L x B x H)	143 x 143 x 66 mm

Notes

Notes

 This product meets the applicable CE Directives and UKCA Legislation for radio frequency interference and may be expected not to interfere with, or be affected by, other equipment with similar qualifications. We cannot be sure that other equipment used in its vicinity will meet these standards and so we cannot guarantee

that interference will not occur in practise. Where there is a possibility that injury, damage or loss might occur if equipment malfunctions due to radio frequency interference, or for general advise before use, contact the manufacturer.

Declaration of Conformity is available to view online at www.coleparmer.com

EU Representative address

Antylia Scientific GmbH
Futtererstraße 16
97877 Wertheim
Deutschland
Tel: +49 9377 9203-0
Email: sales@coleparmer.de

UK Representative address

Antylia Scientific
9 Orion Court
Ambuscade Road
Colmworth Business Park
St. Neots
PE19 8YX
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1480 277339
Email: enquiries@antylia.com

Ordering Information

Order No.	Series	Model	Legacy SKU
04801-19	ST-100	ST-100	SM5/COLEPARMER

Warranty Registration



UK

T: +44 (0) 1480 272279
E: uk.sales@antylia.com
W: coleparmer.co.uk

India

T: +9122 61394444
E: info@coleparmer.in
W: coleparmer.in

Germany

T: +49 (0) 9377 92030
E: de.sales@antylia.com
W: coleparmer.de

China

T: +1 847 549 7600
E: sales@antylia.com
W: coleparmer.com

France

T: +33 (0) 1486 37800
E: fr.sales@antylia.com
W: coleparmer.fr

USA

T: +1 847 549 7600
E: sales@antylia.com
W: coleparmer.com

Italy

T: +39 (0) 284349215
E: it.sales@antylia.com
W: coleparmer.it

Canada

T: +514 355 6100
E: info@antylia.ca
W: coleparmer.ca

Other

T: +1 847 549 7600

Cole-Parmer®
essentials

Antylia Scientific Ltd.
Beacon Road,
Stone,
Staffordshire,
ST15 0SA,
United Kingdom

